

2020年3月27日
タカラバイオ株式会社

病原体検出マニュアル 2019-nCoV Ver.2.9.1 に基づいた弊社試薬での反応実施例 (Ver. 1.0)

< 弊社 Thermal Cycler Dice® Real Time System //使用 >

弊社試薬 One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix (製品コード RR600A/B) および One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG (製品コード RR601A/B) を用いて、国立感染症研究所発行の病原体検出マニュアル 2019-nCoV Ver.2.9.1 (以下、マニュアルとする) の「4.3. リアルタイム one-step RT-PCR (TaqMan プローブ法) 反応」を弊社にて実施しましたので、情報提供いたします。

本文書では、マニュアルの「反応プレートの準備と解析」に関して方法を補足します。特に指定の無い箇所については、マニュアルに従って操作を行ってください。マニュアルに関する詳細は国立感染症研究所ホームページをご覧ください。

国立感染症研究所 病原体検出マニュアル <https://www.niid.go.jp/niid/ja/labo-manual.html>

(使用試薬)

One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix (製品コード RR600A/B)

One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG (製品コード RR601A/B)

(使用装置)

Thermal Cycler Dice® Real Time System // (製品コード TP900/TP960)

(方法)

1) ~ 2) はマニュアル通りに行った。

3) 国立感染症研究所提供の陽性コントロール RNA を用いて、下記の表に示した反応液を調製した。プライマー及びプローブは、マニュアルに記載されている配列（プローブは FAM-BHQ 修飾）を自社合成して使用した。

● One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix を使用の場合

	N セット	N セット No.2 (N2 セット)
One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix (2×)	10.0 μl	10.0 μl
Forward primer (10 μM)	1.2 μl	1.0 μl
Reverse primer (10 μM)	1.6 μl	1.4 μl
TaqMan probe (5 μM)	0.8 μl	0.8 μl
RNase Free H ₂ O	1.4 μl	1.8 μl
Template RNA	5.0 μl	5.0 μl
Total	20.0 μl	20.0 μl

● One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG を使用の場合

	N セット	N セット No.2 (N2 セット)
One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix , with UNG (2×)	10.0 μl	10.0 μl
Forward primer (10 μM)	1.2 μl	1.0 μl
Reverse primer (10 μM)	1.6 μl	1.4 μl
TaqMan probe (5 μM)	0.8 μl	0.8 μl
RNase Free H ₂ O	1.4 μl	1.8 μl
Template RNA	5.0 μl	5.0 μl
Total	20.0 μl	20.0 μl

4) ~ 6) はマニュアル通りに行った。

(結果)

● One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix を使用の場合

N セットに関しては、陽性コントロール (5 コピー) の 2 ウェル以外は、すべての陽性コントロールの反応において増幅曲線の立ち上がりが 40 サイクル以内にみられ、かつ陰性コントロールの増幅曲線の立ち上がりが見られなかった (図 1A)。


N2 セットに関しては、すべての陽性コントロールの反応において増幅曲線の立ち上がりが 40 サイクル以内にみられ、かつ陰性コントロールの増幅曲線の立ち上がりが見られなかった (図 1A)。

● One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG を使用の場合

N セットに関しては、陽性コントロール (5 コピー) の 2 ウェルのうち、1 ウェルの反応においては増幅曲線の立ち上がりが 45 サイクル以内であり、もう 1 ウェルは検出されなかった。それ以外のすべての陽性コントロールの反応において増幅曲線の立ち上がりが 40 サイクル以内にみられ、かつ陰性コントロールの増幅曲線の立ち上がりが見られなかった (図 1B)。

N2 セットに関しては、すべての陽性コントロールの反応において増幅曲線の立ち上がりが 40 サイクル以内にみられ、かつ陰性コントロールの増幅曲線の立ち上がりが見られなかった (図 1B)。

図 1 各濃度 2 ウェル測定した場合の増幅曲線および Ct 値

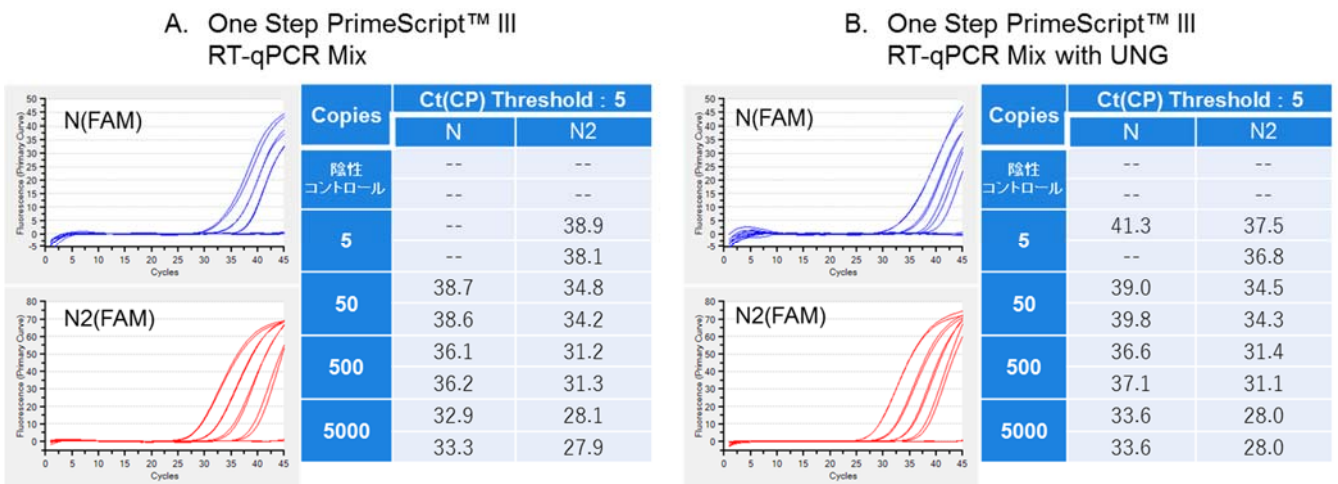

免責事項

この情報は 2020 年 3 月 27 日現在のものです。

本資料につきましては、正確な情報を提供できるよう最善を尽くしておりますが、保証の限りではありません。掲載情報またはご利用によって生じたあらゆる不利益またはトラブル、損害に対して弊社は一切責任を負いません。本ウェブサイト内のコンテンツにつきまして予告または通知なしに更新または中止する場合があります。営利、非営利、イントラネットを問わず、本ウェブサイト内のコンテンツの無断転載については認めておりません。